

25克样品检测流程

1 检测



25克样品 (生牛肉)

225mlBPW
(缓冲蛋白胨水)



6-24小时/41.5°C ± 1°C
1-2ml



95-100°C
加热/5 ± 1分钟

500 μl



VIDAS ECPT
50分钟出结果

Test $\ominus$ < 0.04
未检出大肠杆菌O157:H7

Test $\oplus$ $\geq$ 0.04
VIDAS ICE确认

2 确认

从BPW中吸取500 μl



VIDAS ICE
40分钟出结果

用一个标准拭子，从VIDAS ICE试剂条的
第一孔内收集所有浓缩液

划线接种选择性平板
O157:H7 ID或CT-SMAC



37°C ± 1°C 培养18-24小时

鉴定可疑菌落

375克样品检测流程

1 检测



375克样品(生牛肉)

1,125ml BPW
(缓冲蛋白胨水)



+ 万古霉素
(8 mg/L)

8-24小时/41.5°C ± 1°C
2-3ml



95-100°C
加热/5 ± 1分钟

500 μl



VIDAS ECPT
50分钟出结果

Test $\ominus < 0.04$
未检出大肠杆菌O157:H7

Test $\oplus \geq 0.04$
VIDAS ICE确认

2 确认

从BPW中吸取500 μl



VIDAS ICE
40分钟出结果

用一个标准拭子，从VIDAS ICE试剂条的
第一孔内收集所有浓缩液

划线接种选择性平板
O157:H7 ID或CT-SMAC



37°C ± 1°C 培养18-24小时

鉴定可疑菌落

大肠杆菌O157:H7检测解决方案

30 122	VIDAS UP大肠杆菌O157:H7	30测试/盒
30 526	VIDAS免疫浓缩沙门菌	30测试/盒
42 043	缓冲蛋白胨水	6 × 225ml
42 629	缓冲蛋白胨水	3 × 3l
42 042	缓冲蛋白胨水	6 × 90ml
42 729	缓冲蛋白胨水MINIBAGS	10 × 225ml
42 605	ChromID大肠杆菌O157:H7	6 × 200ml
42 630	ChromID大肠杆菌O157:H7	5 × 20ml
42 607	SMAC琼脂	6 × 200ml
43 391	CT-SMAC平板	2 × 10平板/盒
42 606	头孢克肟-亚碲酸钾	6 × 4ml(冻干物)

*请咨询我们

更多信息，请参考产品说明书

梅里埃诊断产品(上海)有限公司
上海市广东路689号海通证券大厦2802室
电话: (021) 5115 9355
传真: (021) 5115 9455
www.biomerieux.com
www.biomerieux.com.cn

生物梅里埃中国有限公司
电话: (852) 2356 7033
传真: (852) 2330 2085
北京办事处
电话: (010) 6515 6963
传真: (010) 6515 6993

广州办事处
电话: (020) 8762 7010
传真: (020) 8762 7015
成都办事处
电话: (028) 8620 2052
传真: (028) 8620 2051